



**REMP LISSEUSE MILLENNIUM 120**

1 di 4

**LISTE ET REGLAGES POUR LE CHANGEMENT DE FORMAT SUR LE MACHINE**

COULEUR RONDS: VERT

CLIENT: CATALENT

PAYS: FRANCE

N. DE SERIE: T5090003

Vers. 2

**INDICATEUR DE POSITION CHANGEMENT DE FORMAT**

**LE NUMERO REPORTE DANS LE TABLEAU CORRENSPOND A UNE ROTATION DANS LE SENS HORAIRE DE LA MANIVELLE DE REGLAGE**



Les opérations de Changement de format sont des 'Conditions d'intervention particulières' de la stricte compétence de **TECHNICIENS SPECIALISES** ayant une parfaite connaissance des symboles de prévention contre les accidents du travail (voir 'Sécurité et prévention contre les accidents du travail' dans le chapitre 1)

Il est absolument indispensable que les techniciens disposent des vêtements (salopettes, gants, etc.)  
et des outils nécessaires pour effectuer les opérations sur les dispositifs de l'équipement.

NOM FORMAT		1ML	05ML	1M/h2o				
CODE FORMAT								
VITESSE MACHINE		40	40	40				
SIRINGUE	DIAMÈTRE	8	8	8				
	HAUTEUR	54/73	54/73	54/73				
	MATÉRIAU	Verre	Verre	Verre				
	PRODUIT	Acido ialur.	Acido ialur.	Acido ialur.				
A1	RÉGLAGE ROULEAUX ENTRÉE SERINGUES	7	7	7				
A2	RÉGLAGE ROULEAUX ENTRÉE SERINGUES	7	7	7				
A3	REMPACEMENT SÉPARATEUR ENTRÉE SERINGUES	305100385	305100385	305100385				
A4	REMPACEMENT PINCE PRÉHENSION SERINGUES	5TFJ000026 5TFJ000027	5TFJ000026 5TFJ000027	5TFJ000026 5TFJ000027				
B1	REMPACEMENT BUSE	Ø4X1,75	Ø4X1,75	Ø4X1,75				
B2	REMPACEMENT PISTON	Ø8	Ø8	Ø12				
B3	RÉGLAGE FLUX AZOTE	40	40	10				
C1	REMPACEMENT BOL VIBRANT ALIMENTATION BOUCHONS	214748-54570	214748-54570	214748-54570				
C2	REMPACEMENT PISTE VIBRANTE	5T0FJ000011	5T0FJ000011	5T0FJ000011				
C3	REMPACEMENT PÔLE PISTE VIBRANTE	5T0FJ000012	5T0FJ000012	5T0FJ000012				
C4	REMPACEMENT FOURCHE PRÉHENSION BOUCHON	5T0FJ000015	5T0FJ000015	5T0FJ000015				
C5	REMPACEMENT TIGE DE POUSSÉE BOUCHON	5T0FJ000030	5T0FJ000030	5T0FJ000030				
C6	REMP. CLOCHE ASPIRATION NETTOYAGE SERINGUE	5T07J000033	5T07J000033	5T07J000033				



**REPLISSEUSE MILLENNIUM 120**

2 di 4

**LISTE ET REGLAGES POUR LE CHANGEMENT DE FORMAT SUR LE MACHINE**

COULEUR RONDS: VERT

CLIENT: CATALENT

PAYS: FRANCE

N. DE SERIE: T5090003

Vers. 2

**INDICATEUR DE POSITION CHANGEMENT DE FORMAT**

**LE NUMERO REPORTE DANS LE TABLEAU CORRENSPOND A UNE ROTATION DANS LE SENS HORAIRE DE LA MANIVELLE DE REGLAGE**



Les opérations de Changement de format sont des 'Conditions d'intervention particulières' de la stricte compétence de **TECHNICIENS SPECIALISES** ayant une parfaite connaissance des symboles de prévention contre les accidents du travail (voir 'Sécurité et prévention contre les accidents du travail' dans le chapitre 1)

Il est absolument indispensable que les techniciens disposent des vêtements (salopettes, gants, etc.) et des outils nécessaires pour effectuer les opérations sur les dispositifs de l'équipement.

NOM FORMAT		1ML	05ML	1M/h2o					
CODE FORMAT									
VITESSE MACHINE		40	40	40					
SIRINGUE	DIAMÈTRE	8	8	8					
	HAUTEUR	54/73	54/73	54/73					
	MATÉRIAU	Verre	Verre	Verre					
	PRODUIT	Acido ialur.	Acido ialur.	Acido ialur.					
D1	RÉGLAGE PRÉSENCE BOUCHON	20	20	20					
D2	REPLACEMENT PINCE ÉJECTION SERINGUES BONS	5T0FJ000028 5T0FJ000029	5T0FJ000028 5T0FJ000029	5T0FJ000028 5T0FJ000029					
	REPLACEMENT PINCE ÉJECTION SERINGUES REBUT	5T0FJ000034 5T0FJ000035	5T0FJ000034 5T0FJ000035	5T0FJ000034 5T0FJ000035					
D3	RÉGLAGE LARGEUR CONVOYEUR SORTIE	0026	0026	0026					
D4	RÉGLAGE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE CHARGEMENT MAXI	8	8	8					
D5	RÉGLAGE BERGE SUPERIEUR GLISSIÈRE SORTIE	9	9	9					
D6	RÉGLAGE BERGE INFERIEUR GLISSIÈRE SORTIE	9	9	9					
D7	RÉGLAGE VIDE	-95,4	-95,4	-95,4					
D8	RÉGLAGE BERGE SORTIE REBUT								
E1	REPLACEMENT TAMBOURS	5T0FJ00R004	5T0FJ00R004	5T0FJ00R004					



**REPLISSEUSE MILLENNIUM 120**

**LISTE ET REGLAGES POUR LE CHANGEMENT DE FORMAT SUR LE MACHINE**

COULEUR RONDS: ROUGE

CLIENT: CATALENT

PAYS: FRANCE

N. DE SERIE: T5090003

Vers. 2

**INDICATEUR DE POSITION CHANGEMENT DE FORMAT**

**LE NUMERO REPORTE DANS LE TABLEAU CORRENSPOND A UNE ROTATION DANS LE SENS HORAIRE DE LA MANIVELLE DE REGLAGE**



Les opérations de Changement de format sont des 'Conditions d'intervention particulières' de la stricte compétence de **TECHNICIENS SPECIALISES** ayant une parfaite connaissance des symboles de prévention contre les accidents du travail (voir 'Sécurité et prévention contre les accidents du travail' dans le chapitre 1)

Il est absolument indispensable que les techniciens disposent des vêtements (salopettes, gants, etc.) et des outils nécessaires pour effectuer les opérations sur les dispositifs de l'équipement.

NOM FORMAT		1ML	05ML	1M/h2o						
CODE FORMAT										
VITESSE MACHINE		40	40	40						
SIRINGUE	DIAMÈTRE	8	8	8						
	HAUTEUR	54/73	54/73	54/73						
	MATÉRIAU	Verre	Verre	Verre						
	PRODUIT	Acido ialur.	Acido ialur.	Acido ialur.						
D I S P L A Y	NOMBRE SERINGUES/MINUTE	40	40	40						
	-----SERINGUE-----		-----							
	DIAMETRE SERINGUE [mm]	6,1	6,3	6,3						
	HAUTEUR SERINGUE DU COTE mm	56	56	56						
	VALEUR DEPASSEMENT SERINGUE mm	79	79	79						
	-----DOSAGE-----		-----							
	FONCTION AZOTAGE	PENDANT	PENDANT	PENDANT						
	DIAMETRE PISTON DE DOSAGE (mm)	8	8	12						
	VOLUME DOSAGE NOMINAL (ml)	1	0,5	1						
	VISCOSITE PRODUIT [%]	32	32	100						
	DISTANCE DE DOSAGE DU FOND (mm)	2	2	3						
	DISTANCE DE COUPE FIL (mm)	-2	0	-1						
	FACTEUR DE CORRECTION PRODUIT [%]	36	50	17						
	DEPHASAGE MOTEUR POMPE PRODUIT (degrés)	-28	-28	0						
	DUREE COUP D'AZOTE AVANT LE DOSAGE (MS)	0	0	0						
CORRECTIF PHASE OUVERTURE BUSE A POINTEAU (ms)	0	0	0							
CORRECTIF PHASE FERMETURE BUSE A POINTEAU (ms)	-30	-30	0							
CORRECTIF PHASE COUP AZOTE APRES DOSE (MS)	0	0	0							
DUREE COUP D'AZOTE APRES LE DOSAGE (ms)	0	0	0							

